

Spin Air Basic

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Россия +7(495)268-04-70

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Киргизия +996(312)-96-26-47

Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Казахстан +7(7172)727-132

Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

IUL Spin Air Basic пробоотборник для мониторинга микробиологического загрязнения воздуха

Предназначен для лабораторных или полевых измерений в любом месте. Используется с чашками Петри 60/90 мм. Код модели для заказа: 90005532



Страна производитель: Испания

Ключевым процессом на любом производстве и в тех учреждениях, где к чистоте воздуха предъявлены особые требования, является мониторинг микробной контаминации воздуха. Прибор Spin Air Basic — это компактное и портативное устройство, предназначенное для отбора проб воздуха и обладающее всеми основными возможностями Spin Air по более доступной цене. Прибор прост в использовании, отличается точностью и прецизионностью. Данные показатели увеличиваются за счет уникальной Spin технологии, использующейся в отборниках прибора. Такая технология подразумевает вращение чашки со средой. Благодаря наличию этой технологии становится возможным превзойти все аналогичные показатели, характерные для других систем пробоотборного типа.

В процессе оценки микробной загрязненности воздуха от использования прибора Spin Air Basic значительные преимущества получат:

- учреждения здравоохранения
- пищевые и косметические производства

Компактные пробоотборники IUL приспособлены для удобной транспортировки. Благодаря

им становится возможным отбирать пробы воздуха в любом необходимом месте. Устройство достаточно простое в использовании. Все мероприятия сводятся к следующему. Изначально крышка пробоотборника отворачивается. В держатель вставляют чашку Петри. После этого крышка возвращается на место. Происходит принудительное всасывание точного объема воздуха в направлении чашки Петри. Всасывание осуществляется через отверстия, имеющиеся в крышке. При этом используемый объем воздуха ударяется о поверхность питательной среды. Оценка степени микробной контаминации воздуха происходит после инкубации. Оценивается количество выросших колоний.

Особенности портативного пробоотборника воздуха Spin Air Basic IUL:

- оригинальная Spin технология
- простота в использовании
- соответствие нормативам
- полная прослеживаемость проб

За счет оригинальной Spin технологии повышает точность, чувствительность и прецизионность процесса, направленного на отбор проб воздуха, тогда, когда наблюдаются условия средней и высокой загрязненности. Такие условия характерны для помещений, относящихся к классу чистоты C и D (по шкале GMP). При рутинном мониторинге объектов окружающей среды такой прибор незаменим.

Учитывая компактность и портативность пробоотборников, их вполне можно назвать простыми в использовании устройствами. Благодаря возможности установки на треногу, обеспечивается необходимое направление отбора пробы. Когда появляются проблемы с прохождением воздушного потока, происходит включение звуковой сигнализации. В данном случае процесс отбора пробы прекращается. За счет функции обратного отсчета становится возможным избежать случайного влияния оператора на исследуемый результат.

Отборники Spin Air Basic полностью соответствуют необходимым требованиям. Вместе с устройством поставляется требуемая документация.

В устройстве предусмотрена совместимость формата записи данных с LIMS. При необходимости можно подключить принтер и штрих-код ридера, посредством которых обеспечивается полная прослеживаемость всех отобранных проб.

Аксессуары:

- крышка и держатель для чашек Петри из алюминия на 90 миллиметров
- крышка и держатель для чашек Rodac из алюминия на 60 миллиметров
- крышка и держатель для чашек Петри из алюминия на 55/60 миллиметров
- крышка и держатель для чашек Петри из пластика на 90 миллиметров
- крышка и держатель для чашек Rodac из пластика на 60 миллиметров
- крышка и держатель для чашек Петри из пластика на 55/60 миллиметров
- крышка и держатель для чашек Петри из нержавеющей стали на 90 миллиметров
- крышка и держатель для чашек из нержавеющей стали Rodac на 60 миллиметров
- крышка и держатель для чашек Петри из нержавеющей стали на 55/60 миллиметров
- тренога

У нас можно купить IUL Spin Air Basic пробоотборник для мониторинга микробиологического загрязнения воздуха с доставкой по России и низкой ценой на ремонт и обслуживание.

Название	Значение
Поток воздуха, литры в минуту	100(чашка 90 миллиметров) 60 (чашка Rodac) Управляется микропроцессором
Общий объем воздуха, литров	0-9999
Задержка перед началом, минут, поделенных на секунды	60
Скорость вращения, оборотов в минуту	0, 1, 2, 3 и 4
Резьба для треноги	В нижней части
Связь	Нет
Формат связи	XML, CSV
Подключение устройства для считывания штрих-кода	Нет
Блок питания	100-240 Вольт переменного тока, 50/60 Герц, 12 Ватт СС 15 Ватт
Аккумулятор	Никельметалгидридный (NiMH) 7,2 Вольт
Диапазон	8 часов при полной зарядке (без вспомогательного устройства)
Вес, килограмм	1,35
Чехол для транспортировки	Нет
Поставляется с 90 мм платформой и крышкой	Алюминий

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231	Калининград (4012)72-03-81	Омск (3812)21-46-40	Сыктывкар (8212)25-95-17
Ангарск (3955)60-70-56	Калуга (4842)92-23-67	Орел (4862)44-53-42	Тамбов (4752)50-40-97
Архангельск (8182)63-90-72	Кемерово (3842)65-04-62	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Киров (8332)68-02-04	Пенза (8412)22-31-16	Тольятти (8482)63-91-07
Барнаул (3852)73-04-60	Коломна (4966)23-41-49	Петрозаводск (8142)55-98-37	Томск (3822)98-41-53
Белгород (4722)40-23-64	Кострома (4942)77-07-48	Псков (8112)59-10-37	Тула (4872)33-79-87
Благовещенск (4162)22-76-07	Краснодар (861)203-40-90	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Рязань (4912)46-61-64	Улан-Удэ (3012)59-97-51
Владикавказ (8672)28-90-48	Курган (3522)50-90-47	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Владимир (4922)49-43-18	Липецк (4742)52-20-81	Саранск (8342)22-96-24	Хабаровск (4212)92-98-04
Волгоград (844)278-03-48	Магнитогорск (3519)55-03-13	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Чебоксары (8352)28-53-07
Вологда (8172)26-41-59	Москва (495)268-04-70	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Мурманск (8152)59-64-93	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Набережные Челны (8552)20-53-41	Симферополь (3652)67-13-56	Чита (3022)38-34-83
Иваново (4932)77-34-06	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54	Якутск (4112)23-90-97
Ижевск (3412)26-03-58	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31	Ярославль (4852)69-52-93
Иркутск (395)279-98-46	Ноябрьск (3496)41-32-12	Ставрополь (8652)20-65-13	
Казань (843)206-01-48	Новосибирск (383)227-86-73	Сургут (3462)77-98-35	
Россия +7(495)268-04-70	Киргизия +996(312)-96-26-47	Казахстан +7(7172)727-132	